

- 1) папку AnComLinuxAstra необходимо разместить в папке ~/Загрузки  
Запуск терминала Linux Alt+T
- 2) Установка Wine 7.13:

```
sudo apt -y install  
./Загрузки/AnComLinuxAstra/wine_7.13-0-astra-se16_ce212_amd64.deb cabextract  
libmspack0 ia32-libs ca-certificates zenity
```

- 3) Прописать путь

- Пуск - Панель управления - Система - Переменные окружения

- В Path добавить :/opt/wine-7.13/bin

- закрыть Переменные окружения с сохранением изменений

- Завершение работы - Выйти из сессии

- Повторный вход.

- Запуск терминала Linux Alt+T

- Для того, чтобы посмотреть содержимое переменной PATH в Linux, выполните в терминале команду(ПРОВЕРКА ПУТИ):

```
echo $PATH
```

- 4) Установка WinTrakt

установка:

распаковать архив WinTrakt.zip например в папку ~/Загрузки

Запуск терминала Linux Alt+T

запуск:

```
wine ~/Загрузки/WinTrakt/WinTrakt.exe
```